

Labhands HD-30 全自动气体进样器安装场地准备通知

尊敬的用户您好：

感谢您购买上海兰博公司的 HD-30 系列全自动气体进样器。为了确保仪器能顺利安装并投入使用，请您务必按照以下要求在工程师到达之前完成下列诸项现场准备，并在仪器到货之后尽快通知上海兰博公司前来安装验收。

服务电话：021-60400583，021-60400592

网站：www.labhands.com

感谢您的大力协助！

用户职责：

用户需确保其场地准备符合仪器安装的所有要求，包括场地大小，电源，气源及与安装有关的必须品。

在兰博工程师提供安装和现场培训的时间里，具体负责操作仪器的用户须全程在现场，以免漏掉重要的操作、维护及安全信息。

场地准备具体要求：

仪器安装在实验台上，请确保实验台能承受仪器的重量并具有足够的空间。仪器应放在 GC 的左边或右边，尽可能靠近 GC。

操作环境：

仪器须在合适的温度和湿度下运行。室内温度在 15~30℃，且在一天之内温度变化不宜过大。实验室湿度不要超过 85%。

电源要求：

功率 350W，交流（220±20），频率（50±0.5）Hz，有良好的接地

气源要求:

高纯氮气钢瓶或集中供气稳定氮气气源

电脑:

操作系统: windowsXP/2000 以上

内存: 128M 以上

输入/输出设备: 一个 RS232 串行口或一个 USB 接口

目前主流的电脑配置基本满足需要。

说明:

1. 仪器到现场后, 请勿自行开箱, 必须由兰博工程师在安装时开箱清点验货。
2. 仪器安装前请完善上述工作, 以便顺利安装。