

Orem-2000 全自动溶液配制仪场地准备书

尊敬的用户：

感谢您选购了 Labhands 品牌的溶液配制仪，为了保证您的仪器能够顺利完成安装，请根据所购仪器的配置，在仪器到货前准备好以下条件，多谢合作！

1、环境要求：

- 1)、推荐实验室温度为 20—27 度，温度变化 $\leq 2^{\circ}\text{C}/\text{小时}$ ，相对湿度 $\leq 80\%$
- 2)、推荐溶液配制仪工作台，长 0.8 米、宽 0.5 米，承重大于 30 公斤

2、电源要求：单相交流 220V，(+5% ~ -10%)，50-60Hz，

3、气体要求：配合气泡混合的需要，准备带减压阀的氮气钢瓶一只（8L 小钢瓶即可）

4、特别说明：

- 1)、当您提货时，若发现包装已经破损或有违反运输要求的情况，请让运输部门签字确认。
- 2)、仪器到货后尽快申请安装，仪器保修期将从安装之日起开始计算。如果仪器发货一个月内仍无法安装，仪器将于发货后第三十一天起自动开始保修期。（特殊原因须提前提出延期安装申请，以免损失您仪器的保修期）
- 3)、仪器到现场后，请勿自行开箱，必须由工程师在安装时开箱验货。

上海兰博贸易有限公司

2015 年 03 月 18 日